

BiozellenCM 抗粘附液
(BiozellenCM Anti-Adhernece Rinsing Solution)

Catalog No B-R-00007-100

Specification 100ml

Storage 常温，12 个月

一、产品介绍

BiozellenCM抗粘附液为了防止细胞黏附在培养耗材中而设计的润洗液，可用于润洗多种规格的离心管、培养皿、培养板、移液管、过滤器等，以达到降低其表面张力和减少细胞黏附的效果，尤其是在类器官培养传代、冻存过程中，能有效避免其因黏附产生的样本损耗问题。

二、产品信息

组成	产品货号	规格	储存温度&质保期
BiozellenCM 抗粘附液	B-R-00007-100	100ml	常温，12 个月

三、使用说明

1. 本产品经过无菌处理，分装时请在无菌条件下进行。为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. (以 1mL 移液枪头为例) 在收集类器官 (或细胞) 时，为避免枪头粘附性损耗，可将 1mL 移液枪头反复吹吸抗粘附液，以润洗枪头。经润洗后的移液枪头，可直接用于类器官悬液或含类器官胶滴悬液的移液操作。

四、声明

本产品仅供科研使用