

BiozellenCM 类器官回收液
(BiozellenCM Organoid Recovery Solution)

Catalog No B-R-00008-100

Specification 100ml

Storage 2-8 °C , 12 个月

一、产品介绍

BiozellenCM类器官回收液是一款不含酶的、即用型溶液，可用于从 ECM 基质胶中回收完整类器官，而对类器官的形态或结构不产生破坏。本产品回收获得的类器官可用于铺板、传代、冻存、成像、病原体感染，RNA以及蛋白提取等。

二、产品信息

组成	产品货号	规格	储存温度&质保期
BiozellenCM 类器官回收液	B-R-00008-100	100ml	2-8 °C , 12 个月

三、使用说明

1. 为避免枪头粘性损耗，可将 1mL 移液枪头吹打抗粘附液进行润洗枪头。
2. 刮取含类器官的基质胶滴或基质胶层，转移至 1.5mL或 15mL 离心管中，加入 10 倍体积的类器官回收液。
3. 冰上孵育 30 min。
4. 使用水平转子离心机，50 g 离心 3 min，小心吸弃上清。
5. 用基础培养基或 PBS 重悬细胞，50 g 离心 3 min，小心吸弃上清。
6. 将上述获得的类器官用于后续实验。

四、声明

本产品仅供科研使用